

- ・装置の使用開始時にセンター利用申込書を提出して下さい。
- ・初めて使用する人は必ず使用法を習熟した人の指導のもと使用して下さい。
- ・予約は基本として3日を超えないようにして下さい。もし3日を超える測定になる場合は他の使用者に連絡して下さい。
- ・次の予約者に受け継ぐ際は、測定条件を消去して下さい。
- ・使用後の試薬・物品などは装置使用終了後、各自で整理して下さい。
- ・光源には寿命があるので、長時間装置を離れるときランプを off にして下さい。
- ・セルなどの消耗品はセンターにあるものを使用してもらって構いませんが、破損した場合は各自で購入して下さい。
- ・ベースライン（サンプル）を測定しても自動で保存はされないなので、忘れずに保存して下さい。（※memory 状態では保存されていません。）
- ・測定条件の設定の際、波長は長波長から短波長になるように設定して下さい。
- ・セルはきれいに洗浄し、乾燥して下さい。
- ・検出器を取り付ける際は通電していない状況で取り付けて下さい。
- ・装置使用終了後は、忘れずにペルチェ、冷却水、窒素発生装置の電源を OFF にして下さい。故障の原因になります。
- ・作製するプロジェクトには所属の名前を入れて下さい。
- ・何かトラブルがあった場合は必ずセンター職員に報告して下さい。